



10×免冰浴快速转膜液

10×Ice-free Fast Transfer Buffer

产品组成:

| | |
|-------------|----------|
| 组分 | PA155-01 |
| 10×免冰浴快速转膜液 | 500ml |

保存条件: 室温保存 1 年

产品简介:

10×免冰浴快速转膜液可用于湿转法转膜，安全无毒，配制方便。可用于快速转膜，能在 15-35min 完成转膜，产生热量少，无需冰浴。

仅需使用水和无水乙醇稀释成 1×使用即可。

产品特点:

1. 免冰浴：产热少，无需冰浴；
2. 高效快速：15-35min 完成转膜；
3. 安全无毒：可用无水乙醇替代甲醇。

操作方法:

1. 1×转膜液的配制（1L）：取 10×转膜液（100 mL）+ 无水乙醇（200 mL）+ 去离子水（700 mL），混匀备用。
2. 组装好转膜设备。
3. 在转印槽中加入 1×转膜液，设定电流 400 mA，开始转膜。

注意事项:

1. 转膜效率与蛋白大小和胶浓度有关，请根据蛋白大小选择合适浓度的 PAGE 胶进行电泳和转膜，以确保蛋白转膜成功。
2. 本产品仅用于科研。

20240911